

ETANOL ABSOLUTO LABITECH

Alcohol etílico anhidro para análisis y síntesis
Líquido concentrado (LC)

PROPIEDADES DE LA FORMULACIÓN

ETANOL ABSOLUTO LABITECH es utilizado en preparaciones farmacéuticas que no toleran la presencia de agua, aun en cantidades pequeñas. Su uso permite la formulación con materias primas hidrofóbicas de diferente denominación. Su preparación se basa en procesos de absorción, rompimiento de aseótropos o moléculas de agua que se absorben al alcohol y no se desprenden fácilmente.

PRESENTACIONES

Envases de 1 y 4 l.

COMPOSICIÓN	(%)
Etanol	99.7 +- 0.1
Acidez	0.0003
Agua	0.4
Aldehidos	0.00001
Alcoholes superiores	0.00007
Ésteres	0.0007
Metanol	0.0005
Residuos por evaporación	0.0001
Densidad	0.8

EMPAQUE

Vidrio

FORMA FARMACÉUTICA

Líquido

INDICACIONES DE USO

Se usa para reacciones y preparaciones farmacéuticas anhidras, cortes histológicos, preparación de naftas, solventes alifáticos y relacionados.



CONTRAINDICACIONES

Absorbe agua del ambiente si no está bien sellado.

EFFECTOS INDESEABLES (FRECUENCIA Y GRAVEDAD)

El uso continuo o sobredosificaciones en tejidos podría causar pérdidas de humedad.

PRECAUCIONES PARTICULARES QUE DEBEN TOMARSE PARA SU USO

Mantener el envase original herméticamente cerrado.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD QUE HA DE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE O MANIPULE EL PRODUCTO

Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas. Usar guantes, delantal, escafandra y mascarilla para vapores orgánicos, durante la preparación y uso continuo del producto.

DATOS FARMACÉUTICOS

Incompatibilidades (de importancia) Incompatibilidades con ambientes húmedos.

Período de validez, cuando sea necesario después de la reconstitución del producto o cuando el recipiente se abra por primera vez. Validez: 5 años.

Precauciones especiales de conservación: Mantener bien cerrado en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Precauciones especiales que deban observarse para eliminar el producto no utilizado o en su caso sus residuos: Todo producto no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán sellarse herméticamente o eliminarse de conformidad con las normativas locales.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: LABITECH CÍA LTDA.

Av. Jaime Roldós Aguilera N14-122, Teléfono: (593) 22424570

Dr CASP 24 06



LABITECH CIA. LTDA.

Calle Jaime Roldós Aguilera N14-122 Telfs:

(02) 2424570 - (02) 2421555 - 0999227144

Quito - Ecuador

www.grpharma.com.ec